

Referentiestandaard set pH

Meetfunctie (zie gebruiksaanwijzing pH 6,5 – 8,4)

Apparaat en referentiestandaard temperatuur: 20 ± 5 °C

Om te controleren of de fotometer afwijkt neemt men:

- voor de nulstelling de referentiestandaard **Zero** pH
- voor de test de pH referentiestandaard **A**

De waarde van A wordt bij de standaardset op het meegeleverde testcertificaat gegeven. Bewaar dit certificaat goed bij de set, samen is het een uniek geheel!

Liggen de meetresultaten binnen de in de gebruiksaanwijzing opgegeven toleranties dan wordt een kalibratie niet aanbevolen.

Kalibratiefunctie (zie gebruiksaanwijzing)

Apparaat en referentiestandaard temperatuur: 20 ± 1 °C

Voor het corrigeren van aanwezige afwijkingen neemt men:

- voor de nulstelling de referentiestandaard **Zero** pH
- voor de test de pH referentiestandaard **A**

De waarde van referentiestandaard A wordt volgens de gebruiksaanwijzing "Kalibratiemodus" ingesteld.

De cuvetten ongeopend, donker en bij kamertemperatuur (20 - 25°C) bewaren.
Bruikbaar tot de aangegeven vervaldatum.

